

ハードカプセル・ソフトカプセル・錠剤が1台で計数可能



卓上計数充填器

〈特許出願中〉

処理能力75,000個/hr (5列カウンタ)

ホッパー

容量UP仕様もあります

サイズ交換用扉

サイズ交換は工具要らず
ユニット交換楽々。

操作パネル

すべての操作・設定が
ボタンひとつで出来ます。

ボトル充填オプション

容器をボタンに押し付けるだけで
定量計数・充填が出来ます。



1時間に75,000個の高速計測

5列のカプセル計測部において独立センサー計測しますので高速計測が可能になります。計測個数1個単位から正確に計測します。

高さ約400mmのコンパクトボディ

高さ約400mm・重量約25kgのコンパクトボディ。卓上計数器として便利に使えます。

メッセージパネルで楽々操作

計測個数等がパネル表示され現在状態が確認できます。運転・停止や設定変更などがボタン操作で簡単にできます。詰り検知等の非常時は運転を中断し、メッセージを表示します。



メッセージパネル

洗浄方法も簡単

ホッパーははめ込み式で簡単に外せます。カプセル通過部も簡単に取外し出来ます。

ユニットごと交換で簡単にサイズ交換

サイズ変更は1部品を交換するだけ。工具を使わず簡単に出来ます。

ソフトカプセル・錠剤用のユニットもご用意しております。
(ソフトカプセル・錠剤用はサンプルをお預かりし、作成・検査後の出荷となります)

サイズ交換部品




サイズ交換用扉内

連続計測モードでより効率UP

使用状況によって3種類の計測モードを選択できます。


1.通常計測モード

スイッチのON/OFFのみの運転
設定例:計測個数設定100ヶ

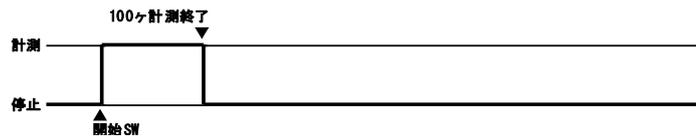


2.連続計測モード

等間隔で連続運転
設定例:計測個数設定100ヶ
連続計測間隔5秒

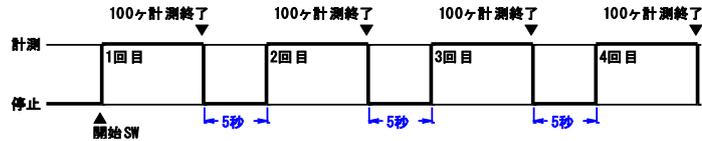


3.トータル計測モード

トータル個数まで連続運転
設定例:計測個数設定100ヶ
連続計測間隔5秒
トータル計測数1000ヶ

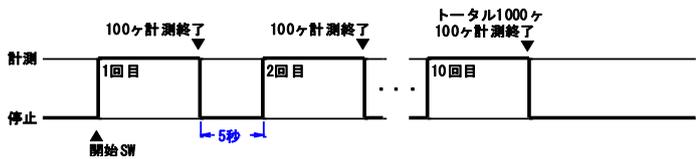


オプション

棚付き架台

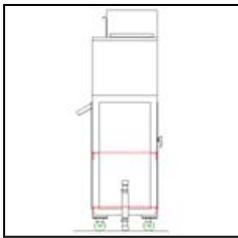

内側棚付き架台。
作業しやすい高さにできます。

フットスイッチ

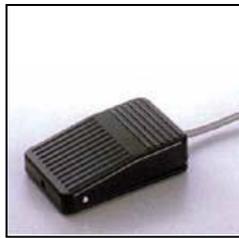

両手が使えないときに便利。

ホッパー嵩上げ



ホッパーの容量を上げます。

仕様

型式	MC-500	MC-800	MC-1000
計測列数	5列	8列	10列
計測個数	75000/hr	120000/hr	150000/hr
電源	定格電圧	AC100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
質量	約20kg	約23kg	約25kg
高さ	540mm	650±15mm	775±15mm
ホッパー容量	11.2L	15.3L	17.1L
サイズ交換用部品	カプセル計数ユニット		
材質	マガジン:ジュラコン カプセル通過部:アルミ(表面処理)・SUS		

お問い合わせ



ミニヤ・ファクトリィ 有限会社

TEL 0554-52-2568 FAX 0554-52-2271 e-mail sato@miniya.co.jp